


Serie "CORE" - CQT

MANUALE D'ISTRUZIONE

(P.N. 3.08.6.6.9539, Revision B5, Marzo 2017)

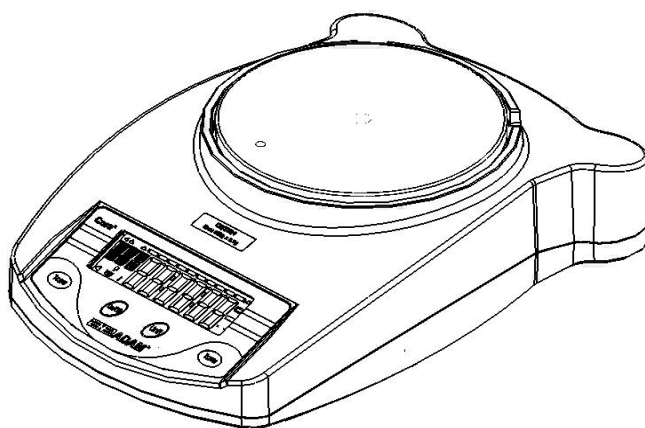

Dati strumento:

Modello:	
Numero di serie:	
Revisione software (Appare all'accensione):	
Data di acquisto:	
Dati fornitore:	


INDICE

1.0 CONTENUTO.....	1
2.0 INSTALLAZIONE	2
2.1 DISIMBALLO E INSTALLAZIONE DELLA BILANCIA.....	2
2.2 INSTALLAZIONE BATTERIE	3
2.3 DISPLAY/TASTIERA.....	3
2.4 POSIZIONARE E PROTEGGERE LA BILANCIA:	5
2.5 MAGAZZINAGGIO QUANDO NON IN USO	6
3.0 OPERAZIONI DI BASE	7
3.1 ACCENSIONE.....	7
3.2 AZZERAMENTO / INSERIMENTO TARA.....	7
3.3 PESATURA.....	7
3.4 UNITÀ DI PESO	7
4.0 PARAMETRI	8
4.1 AUTOSPEGNIMENTO.....	8
4.2 IMPOSTAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE	9
4.3 ATTIVAZIONE DELLE UNITÀ DI PESO.....	9
5.0 CALIBRATURA.....	11
6.0 RISOLUZIONE DI PROBLEMI	12
6.1 MESSAGGI DI ERRORE.....	12
6.2 PEZZI DI RICAMBIO E ACCESSORI,.....	13
7.0 SPECIFICHE TECNICHE	15
INFORMAZIONE DI GARANZIA	16


2.0 INSTALLAZIONE

2.1 DISIMBALLO E INSTALLAZIONE DELLA BILANCIA

- 1) Rimuovere la vite e coperchio di protezione usata durante la spedizione, come mostrato utilizzando la chiave Allen fornita nel sacchetto in plastica. (Si consiglia di conservare la vite e il coperchio di protezione con la scatola per un'eventuale spedizione futura)

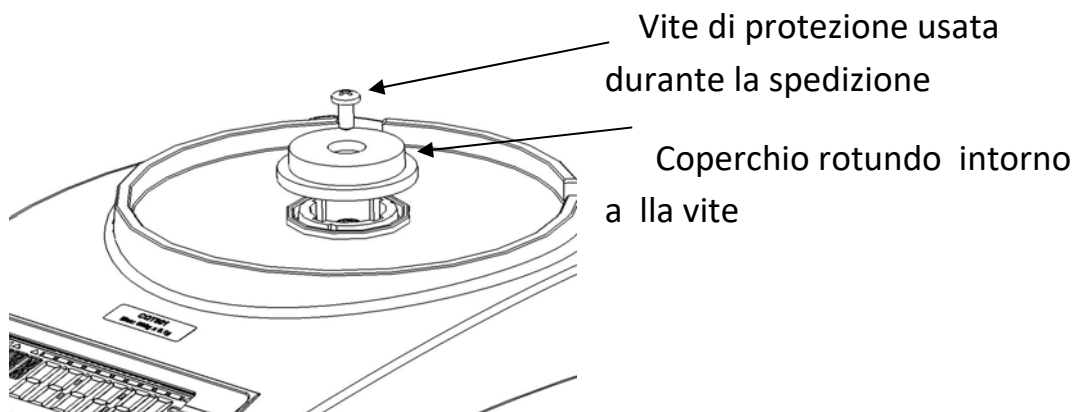

- 2) Mettere il piatto (imballato separatamente) nel ricettacolo del coperchio .

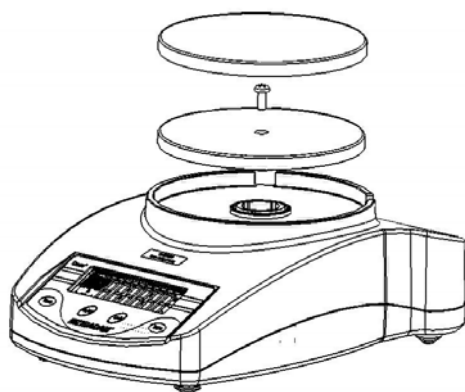


Posizionare con cautela il supporto di plastica nel ricettacolo e fissarlo con la vite fornita. Fare attenzione di non serrare la vite con troppa forza per non danneggiare la cellula di carico. Si dovrebbe essere in grado di fissare la vite in modo leggero.



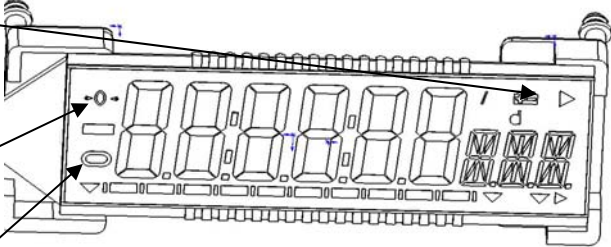
- 3) Posizionare il piatto in acciaio inossidabile sulla parte superiore della vaschetta in plastica.
- 4) Installare la bilancia su una superficie piana per una pesatura accurata.

2.2 INSTALLAZIONE BATTERIE

Rimuovere il coperchio dal compartimento delle batterie e inserire sei batterie (R6P/LR6/AA)

2.3 DISPLAY/TASTIERA

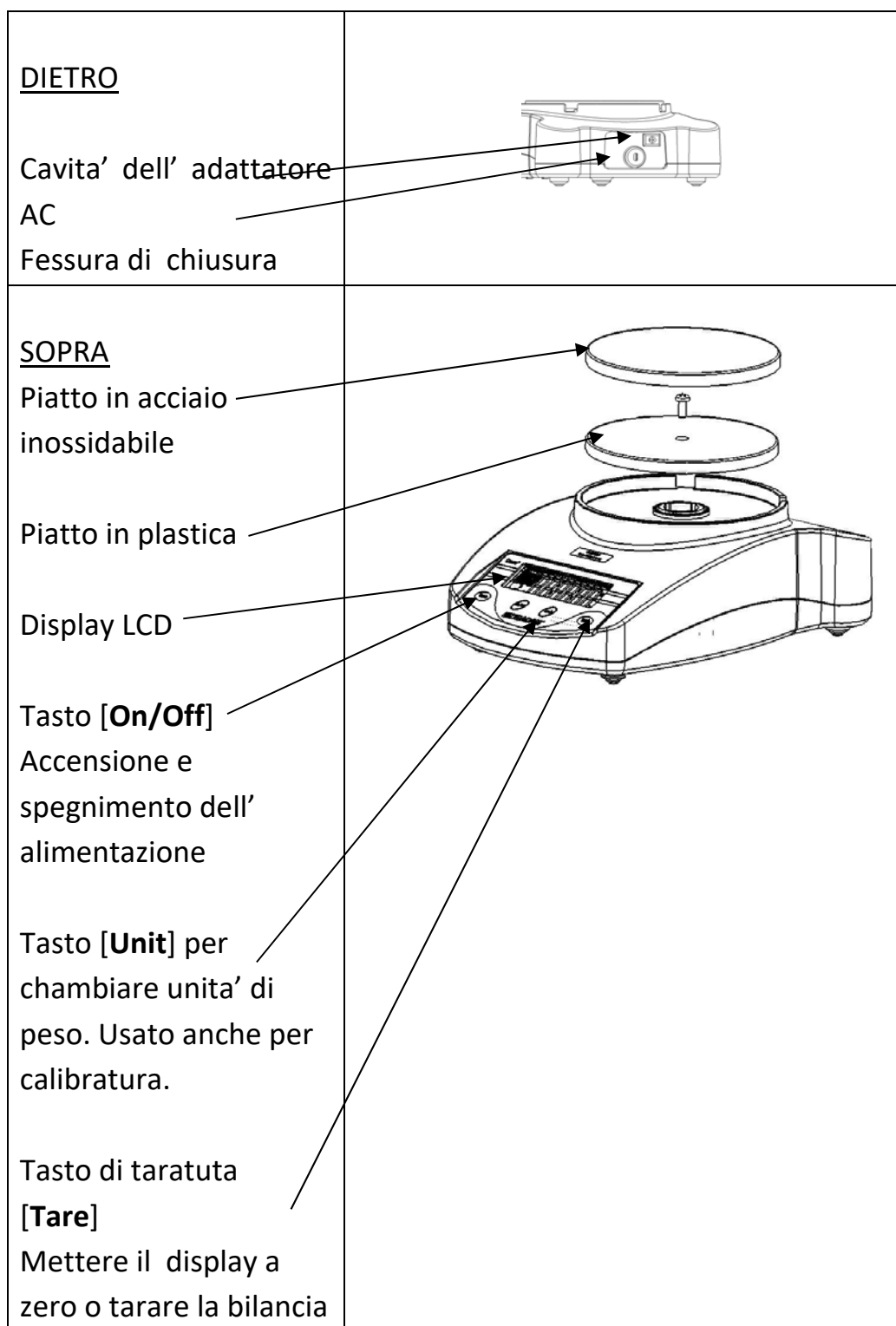
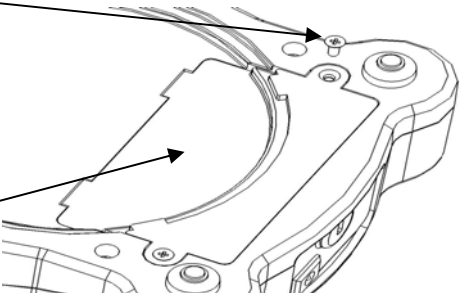
<p><u>FONDO</u></p> <p>Viti per il compartimento batterie</p> <p>Coperchio per il compartimento batterie</p> <p>(Batterie non sono incluse)</p>	
<p><u>DISPLAY</u></p> <p> Indicatore di batteria</p> <p>Indicatore ZERO indica quando lo zero della bilancia e' corretto</p> <p>Indicatore STABLE indica quando la lettura e' stabile</p>	

2.4 POSIZIONARE E PROTEGGERE LA BILANCIA:

Perché la bilancia funzioni al meglio, si consiglia quanto segue:




Evitare temperature estreme. Non esporre alla luce diretta del sole o in prossimità di ventole per il condizionamento dell'aria



Evitare piani instabili. Il piano di appoggio o il pavimento devono essere rigidi e non vibrare



Quando si spegne la bilancia premendo (ON/OFF) la potenza non è completamente isolata. Scollegare il cavo di alimentazione, se non sarà utilizzato per un lungo periodo - Evitare alimentazioni instabili. Non usare vicino a macchine ad alto assorbimento come attrezzature per saldatura o grandi motori. Non lasciare che la batteria si scarichi completamente – in caso di non utilizzo per periodi prolungati, ricaricare periodicamente la batteria per assicurarsi che non perda la carica

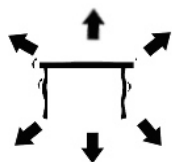


Non collocare vicino a macchinari che producono vibrazioni



Evitare umidità che possa causare condensa. Non mettere in contatto direttamente con acqua. Non spruzzare o immergere la macchina in acqua




Non collocare vicino a finestre aperte o ventole per il condizionamento dell'aria che potrebbero causare letture instabili a causa delle correnti d'aria

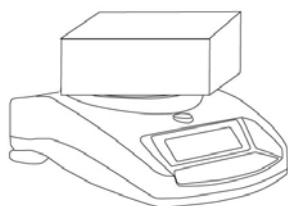


Mantenere le bilance pulite e non accatastarvi materiale sopra quando non sono in uso. Il CORE ha la caratteristica che permette di accatastare un'unità sull'altra. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 2.5 MAGAZZINAGGIO.)

2.5 MAGAZZINAGGIO QUANDO NON IN USO

Tutte le bilance della serie CORE possono essere riposte facilmente una sopra l'altra per consentire risparmio di spazio e proteggerle da eventuali danni.

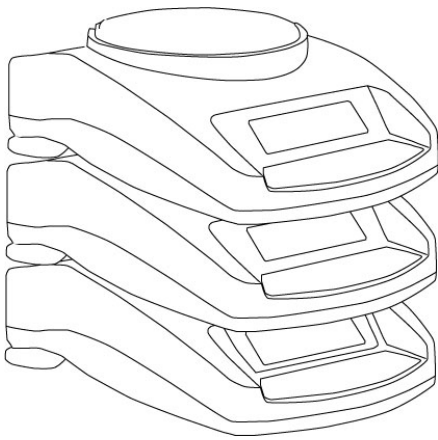

Senza paravento

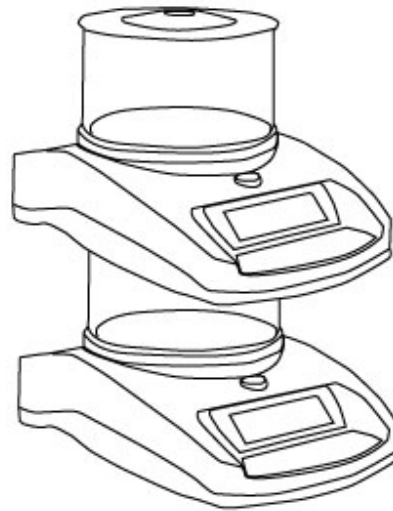

Con paravento

Nota: Solamente modelli con piatto di 120mm di dimensioni possono essere impilati per il magazzino. Modelli con piatto di 145mm possono essere posati in cima alla pila ma le bilance non possono essere impilate su di essi a causa della maggiore del piatto.)

3.0 OPERAZIONI DI BASE

3.1 ACCENSIONE

Installare adattatore AC o usare le batterie.

- 1) Premere il pulsante **On/Off** e la bilancia mostrerà automaticamente **Cqt- 1.0 Cqt** quindi contare da 0 a 9 per pochi secondi, e verrà mostrata la tensione **X. X Vol** dove x.x è il voltaggio della batteria o l'adattatore AC. Infine, verrà visualizzato il messaggio " 0,00 " con l'ultima unità di peso selezionato,, simbolo di stabilità e simbolo di zero.
- 2) La bilancia è pronta per essere utilizzata.
- 3) Per disattivare la bilancia dopo l'uso premere il tasto **On/Off** ancora una volta. (Una funzione di spegnimento automatico è disponibile e può essere impostato nella sezione 4.0 PARAMETRI)

3.2 AZZERAMENTO / INSERIMENTO TARA

È possibile premere il tasto [**Tara**] per impostare un nuovo punto zero. Zero sarà emesso se la lettura della bilancia è inferiore al 3% della capacità. Questo può essere necessario se il peso indicato non è zero col piatto vuoto. L'indicatore di zero verrà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra del display LCD.

Se si utilizza un contenitore per pesare è possibile inserire questo sulla piattaforma e premere il tasto [**Tara**] e se il peso del contenitore è superiore al 3% della capacità massima della bilancia, il display visualizza zero e NET si illumina sul display. È quindi possibile pesare la materia nel contenitore. Il peso di tara viene sottratto dalla capacità totale della bilancia.



Nota: Quando il contenitore viene rimosso un valore negativo è indicato. Se la bilancia è stata tarata poco prima di rimuovere il contenitore, questo valore è il peso lordo del contenitore più tutti i contenuti che sono stati rimossi.

3.3 PESATURA

Per determinare il peso di un campione, in primo luogo tarare un contenitore vuoto (se utilizzato), quindi posare il campione nel contenitore. Il display visualizzerà il peso e l'unità di peso attualmente in uso. L'indicatore di stabilità si illuminerà quando il valore è stabile.

3.4 UNITÀ DI PESO

Per cambiare l'unità di peso, premere [Unit] per scorrere attraverso le unità disponibili. Vedere la sezione PARAMETRI per abilitare o disabilitare l'unità di peso. Una volta che l'unità è stata selezionata, il peso verrà visualizzato nel gruppo selezionato e un simbolo per il peso sarà mostrato.

4.0 PARAMETRI

La bilancia ha 3 parametri che possono essere utilizzati dall'utente

FUNZIONE	SEZIONE	DESCRIZIONE
Auto spegnimento	Vedere sezione 5.1	Mettere la funzione di spegnimento POWER OFF
Retro illuminazione	Vedere sezione 5.2	Attivare la retroilluminazione OFF BL Retroilluminazione spenta OFF 1 BL Retroilluminazione AUTOMATICA 2 BL Retroilluminazione sempre accesa ON
Unita' di peso	Vedere sezione 5.3	Mettere l'unita' da usare: kg – g – lb – oz – ct – dr – GN – N-tl.t

4.1 AUTOSPEGNIMENTO

La funzione di spegnimento automatico consente di risparmiare energia quando si utilizzano batterie o adattatore CA. Il tempo per lo spegnimento automatico può essere impostato dall'utente ed è il tempo dopo un periodo di inattività cioè senza alcun movimento di peso o pressione sui tasti.

- 1) Per impostare questo parametro spegnere l'alimentazione, premere e tenere premuto il tasto [**Tare**] quindi premere il tasto [on/off] una volta e quindi rilasciare il tasto [**Tare**].
- 2) Il display visualizzerà la prima funzione XX **PWR**, dove XX è l'ultima impostazione.
- 3) Premere [**Tara**] per selezionare le impostazioni di seguito:

Off PWR	Spegnimento di energia automatica
10 PWR	10 secondi prima che l'energia si spenga
20 PWR	20 secondi prima che l'energia si spenga
30 PWR	30 secondi prima che l'energia si spenga
40 PWR	40 secondi prima che l'energia si spenga
50 PWR	50 secondi prima che l'energia si spenga
60 PWR	60 secondi prima che l'energia si spenga
70 PWR	70 secondi prima che l'energia si spenga
80 PWR	80 secondi prima che l'energia si spenga
90 PWR	90 secondi prima che l'energia si spenga

- 4) Premere il tasto [**Unit**] per confermare l'impostazione.
- 5) Per uscire dall'impostazione spegnere e riaccendere la bilancia.

4.2 IMPOSTAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE

La retroilluminazione può essere attivata o disattivata dall'utente. Se la retroilluminazione è disattivata, la durata delle batterie sarà maggiore.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

1 BL	Imposta la retroilluminazione a funzione automatica quando il peso è posto sulla bilancia o un tasto viene premuto
2 BL	Imposta la retroilluminazione continua.
OFF BL	Imposta la retroilluminazione su spegnimento.

- 1) Per impostare questo parametro spegnere l'alimentazione, premere e tenere premuto il tasto [**Tare**], premere il tasto [**on/off**] una volta, quindi rilasciare il tasto [**Tare**].
- 2) Sul display verrà visualizzata la prima funzione PWR
- 3) Premere il tasto [**Unit**] fino a che il display mostra **XX BL** dove XX è l'ultima messa a punto.
- 4) Premere il tasto [**Tara**] per selezionare le impostazioni seguenti **1 BL - 2 BL - BL**
- 5) Premere il tasto [**Unit**] per confermare l'impostazione
- 6) Per uscire dall'impostazione spegnere e riaccendere la bilancia

4.3 ATTIVAZIONE DELLE UNITÀ DI PESO

Si può attivare e disattivare le unità di peso a disposizione dell'utente quando si preme il tasto [**Unit**]. Come descritto nella sezione 4.4 unità di peso.

- 1) Per impostare questo parametro spegnere la bilancia, premere e tenere premuto il tasto [**Tare**], premere il tasto [**on/off**] una volta, quindi rilasciare il tasto [**Tare**].
- 2) Il display visualizzerà la prima funzione PWR
- 3) Premere il tasto [**Unit**] fino a quando il display mostra **XX g** dove XX l'ultima impostazione aperta (On) o chiusa (Off).
- 4) Premere il tasto [**Tare**] per selezionare aperto o chiuso

- 5) Premere il tasto [Unit] per passare alla successiva unità di peso.
- 6) Ripetere i passaggi 5 e 6 fino ad impostare tutte le unità di peso.
- 7) Per uscire spegnere e riaccendere la bilancia.

La seguente tabella mostra le diverse unità di peso che sono disponibili per l'utente e i fattori di conversione per ciascuno di essi.

Nome delle unità'	Descrizione	Fattore di conversione	Simbolo del display
Chilogrammi	Unità metrica standard	0.001	Kg
Grammi	Unità metrica standard	1.0	G
Libbra	Unità di peso standard per UK/USA.	0.002205	Lb
Oncia	Avoirdupois oncia. 16 oncie uguale a una libbra.	0.03528	OZ
Carato	Usato per pesare gioielli e pietre preziose ,etc.	5.0	ct
Dramma	Unità avoirdupois eguale a 16 DR	0.564383	DR
Grano	Unità di peso base nel sistema imperiale. Usato per pesare polvere da sparo.	15.432	GN
Newton	Usato per misurare forza.	0.009808	N
Tael taiwanese	Usato per pesare d'coralli, perle etc.	0.026666	TL.t

5.0 CALIBRATURA

La calibratura può essere necessaria quando la bilancia viene inizialmente installata o spostata in una nuova località. Con il tempo e l'uso possono verificarsi deviazioni meccaniche così si consiglia di calibrare la bilancia regolarmente per ottimizzarne le prestazioni.

Prima di calibrare bisogna assicurarsi di avere i pesi corretti. I pesi dovrebbero essere riconosciuti con una precisione che è appropriata per la bilancia da calibrare ad esempio, OIML Classe tipo M1 o ASTM E617 Classe 4. Se non c'è il peso corretto non tentare la calibratura.


Modello	CQT 202	CQT 251	CQT 601	CQT 1501	CQT 2601	CQT 2000	CQT 5000
Peso di calibratura	100g	100g	200g	500g	1000g	1000g	1000g
	Or	Or	Or	Or	Or	Or	Or
	200g	200g	400g	1000g	2000g	2000g	3000g
			Or	Or			or
			600g	1500g			5000g

- 1) Per calibrare inserire energia e accendere la bilancia e mentre il display scorre attraverso la procedura di prova premere i tasti [**Tare**] e [**Unit**] contemporaneamente, quindi rilasciare dopo 1 secondo.
- 2) Il display mostrerà **Unload** quindi rimuovere ogni oggetti dal piatto.
- 3) Premere il tasto [**Tare**] per entrare un valore zero.
- 4) l'ultimo valore utilizzato per la calibratura sarà visualizzato (vedi tabella sopra). Per selezionare un diverso peso di calibratura, premere il tasto [**Unit**].
- 5) Una volta che avete selezionato il peso di calibratura premere il tasto [**Tare**].
- 6) **Quando LOAD** verrà visualizzato, inserire il peso di calibratura sul piatto.
- 7) Una volta che il segno di stabilità è visualizzato, premere il tasto [**Tare**].
- 8) Se il peso è entro il 5% dell'ultimo valore di calibratura il display visualizza **PASS** e esce dalla modalità di calibratura. Se la calibrazione non è avvenuta il display mostrerà **FAIL** e uscirà dalla modalità di calibratura e se la calibratura fallisce provare nuovamente.

6.0 RISOLUZIONE DI PROBLEMI

6.1 MESSAGGI DI ERRORE

SE C'E' UN MESSAGGIO DI ERRORE , RIPETERE L'OPERAZIONE CHE HA CAUSATO IL MESSAGGIO. SE IL MESSAGGIO DI ERRORE È ANCORA PRESENTE, CONTATTARE IL RIVENDITORE PER RICEVERE ASSISTENZA.

CODICE DI ERRORE	DESCRIZIONE	CAUSE POSSIBILIE	SOLUZIONI
ADO	Il valore di A/D troppo alto.	Peso sul piatto al tempo di accensione. Calibratura sbagliata della bilancia. Cellula di carica danneggiata. Elettronica danneggiata.	Rimuovere qualsiasi peso dal piatto in acciaio inossidabile. Ricalibrate
ADL	Il valore di A/D troppo basso	Il piatto non e' installato quando la bilancia e' messa in moto. Calibratura non corretta Cellula di carica danneggiata..	Installare il piatto e rimettere l'energia. Ricalibrare.
-----	Il conteggio di A/D non e' corretto quando la bilancia e' messa in moto.	Cellula di carica danneggiata. Elettronica danneggiata.	Rimuovere qualsiasi peso dal piatto in acciaio inossidabile e riaccendere la bilancia. Cercare di calibrare la bilancia.
Unit-E	Errore di Unità'.		
	Indicatore di bassa batteria	Le batteries possono essere scariche.	Caricare le batterie.
FAIL	Errore di calibratura.	Peso Incorretto usato per la calibratura. La calibratura non e' entro il limite del 5% specificato dalla fabbrica. Possibile danno alla cellula di carico.	Provare di ricalibrare e controllare che il peso usato corrisponda al valore della bilancia.
	La bilancia non puo' dare lettura stabile.	Possibile danno alla cellula di carico.	Controllare che la bilancia sia posata su una superficie piate lontana da vibrazioni.
	Nessun energia all'accensione	La batteria puo' essere bassa.o adattore AC inattivo.	Cambiare le batterie o usare adattatore AC.

6.2 PEZZI DI RICAMBIO E ACCESSORI,

Se necessario ordinare pezzi di ricambio e accessori. Rivolgersi al fornitore o ADAM.
Una lista parziale degli elementi piu' comuni, segue:

Codice	Descrizione
7.00.4.0.0023	Adattatore standard modello 12Vdc 500ma- UK
7.00.4.0.0024	Adattatore standard modello 12Vdc 500ma- USA
7.00.4.0.0025	Adattatore standard modello 12Vdc 500ma- OZ
7.00.4.0.0026	Adattatore standard modello 12Vdc 500ma- EURO
7.00.4.0.0027	Adattatore standard modello 12Vdc 800ma- SA
3.08.1.2.2009	Piatto 120mm
3.08.1.2.2011	Piatto 145mm
3.08.2.3.2031	Paravento con coperchio
3.08.2.3.2033	Copertura
7.00.1.0.0046	Serratura di sicurezza e cavo.

7.0 SPECIFICHE TECNICHE

Model #	CQT-202	CQT- 251	CQT-601	CQT-1501	CQT-2601	CQT-2000	CQT-5000
Capacita' massima	200g	250g	600g	1500g	2600g	2000g	5000g
Precisione	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
Risoluzione	1:20000	1:2500	1:6000	1:15000	1:26000	1:2000	1:5000
Ripetibilita' (Std Dev)	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g	1g	1g
Linearita' ±	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g	1g	1g
Unita di misura	kg / g / lb / oz / ct / dr / GN / N/tl.t						
Tempo di stabilizzazione	3 secondi	2 secondi		3 secondi		2 secondi	
Temperatura di utilizzo	0°C to 40°C 32°F to 104°F						
Alimentazione	12VDC @ 500mA adattore (Sud Africa 12VDC @ 800mA adattore) o 6x AA batterie						
Calibratura	Bottone di calibratura con uso di peso esterno						
Peso di calibratura	200g	250g	600g	1500g	2000g	2000g	5000g
Display	6 digitale LCD, 18mm digitale con retroilluminazione						
Paravento (diametri x h)	132mm ø x 82mm (5.2" ø x 3.2")				N/A		
Custodia	ABS Plastica						
Misura del piatto	120mm ø (4.7" ø)				145mm ø (5.7" ø)		
Dimensioni (larg.xpro.xalt.)	173 x 255 x 86mm (6.8" x 10" x 3.4") Senza paravento						
Peso netto	820g (1.8lb)						

INFORMAZIONE DI GARANZIA

ADAM Equipment offre una Garanzia Limitata (Parti di ricambio e mano d'opera) per i componenti che non funzionano a causa di difetti in materiale o di lavorazione.

La garanzia decorre dalla data di consegna.

Durante il periodo di garanzia qualora si renda necessaria una riparazione l'acquirente deve informare il fornitore o ADAM Equipment. L'impresa o il suo tecnico autorizzato si riservano il diritto di riparare o sostituire i componenti sul posto dell'acquirente o in una delle officine ADAM a seconda della gravità dei problemi a nessun costo aggiuntivo. Tuttavia le spese relative all'invio delle parti difettose al centro di assistenza sono a carico dell'acquirente.

La garanzia cesserebbe di funzionare se l'apparecchiatura non venisse restituita in confezione originale e con una corretta documentazione per validare il reclamo. Tutti i reclami sono alla sola discrezione di ADAM Equipment.

Questa garanzia non si applica ad apparecchiature con difetti dovuti ad un uso improprio, danni accidentali, esposizione a materiali radioattivi, negligenze, installazione difettosa, modifiche non autorizzate o tentativi di riparazione, il mancato rispetto delle prescrizioni o raccomandazioni fornite in questo manuale.

Il prodotto può contenere una batteria ricaricabile che è stata progettata per essere rimossa e sostituita da parte dell'utente. ADAM Equipment garantisce la fornitura di una batteria di ricambio se quest'ultima si manifesta difettosa di materiale o di fabbricazione durante il periodo iniziale di utilizzo del prodotto nel quale sia stata installata una batteria.

Come in tutte le batterie, la capacità massima diminuisce con il tempo o l'uso e il ciclo di vita di una batteria può variare a seconda del modello, la configurazione, utilizzazione e della corrente d'alimentazione. Una diminuzione della capacità massima della batteria o ciclo di vita della stessa non è un difetto del materiale o di lavorazione e non è coperta dalla garanzia limitata.

Riparazione effettuata durante la garanzia non estende la garanzia. Componenti rimossi durante le riparazioni diventano proprietà dell'azienda.

I diritti legali del cliente non vengono influenzati da questa garanzia. In caso di disputa i termini di questa garanzia sono governati dalla legge del Regno Unito (UK). Per dettagli completi della garanzia consultare i termini e le condizioni di vendita disponibili sul nostro sito www.adamequipment.com



Certificate of Calibration

This is to certify that the **Core™** series of balances manufactured and distributed by Adam Equipment at the time of manufacturing passed calibration tests to the tolerances as outlined in the specifications section of this manual. Outside influences that may affect the calibration since that time may cause a change in the calibration data. We therefore recommend that a calibration is performed onsite and that regular calibration is undertaken.

Calibration Weights: The weights used to calibrate by the factory met ASTM / OIML standards and were accurate to OIML Class M1 / ASTM Class 4

Calibration Standards: Factory calibration was performed as described in the calibration section of this manual


CERTIFICATO DI CALIBRATURA.

La bilancie fabbricate e distribuite da ADAM Equipment, al momento della fabbricazione ha superato le prove di calibratura per le tolleranze indicate in questo manuale. Le influenze esterne possono influenzare la calibratura, in quanto il tempo può determinare un cambiamento dei dati. Si raccomanda pertanto che venga eseguita una calibratura sul posto e periodicamente

Peso di calibratura: I pesi utilizzati dalla fabbrica per calibrare corrispondono allo standard ASTM/OIML e corrispondono alla OIML classe M1/ASTM classe 4

Standard di calibratura: La calibratura dalla fabbrica è stata effettuata come descritto in sezione calibratura di questo manuale.

WEEE 2012/19/EU

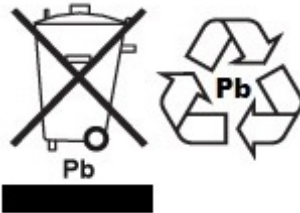

This device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements. Disposal of batteries (if fitted) must conform to local laws and restrictions.

Cet appareil ne peut être éliminé avec les déchets ménagers. L'élimination de la batterie doit être effectuée conformément aux lois et restrictions locales.

Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt.

Dispositivo no puede ser desechado junto con los residuos domésticos

Dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti domestici.

FCC / IC CLASS A DIGITAL DEVICE EMC VERIFICATION STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules and Canadian ICES-003/NMB-003 regulation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 - MANDATORY STATEMENT

WARNING: This product includes a sealed lead-acid battery which contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



Adam Equipment products have been tested with, and are always supplied with mains power adaptors which meet all legal requirements for the intended country or region of operation, including electrical safety, interference and energy efficiency. As we often update adaptor products to meet changing legislation it is not possible to refer to the exact model in this manual. Please contact us if you need specifications or safety information for your particular item. Do not attempt to connect or use an adaptor not supplied by us.

ADAM EQUIPMENT è un'azienda con certificazione ISO 9001:2008 globale con più di 40 anni di esperienza nella produzione e vendita di apparecchiature elettroniche.

I prodotti sono venduti attraverso una rete di distribuzione mondiale supportati da aziende ADAM in UK (Ufficio Centrale), Germania, USA, Sud AFRICA, Australia e Cina .

I prodotti ADAM sono venduti prevalentemente per laboratorio, educazione, sanitari e segmenti industriali. La gamma dei prodotti può essere descritta come segue:

- Bilance analitiche e di precisione
- Bilance compatte e portatili
- Bilance ad alta capacita'
- Bilance per analisi di umidità
- Bilance meccaniche
- Bilance contapezzi
- Bilance per controllo peso digitale
- Piattaforme per elevate prestazioni
- Bilance gru
- Bilance peso persone e animali
- Bilance commerciali

Per l'elenco completo di tutti i prodotti ADAM visitate il nostro sito www.adamequipment.com

<p>Adam Equipment Co. Ltd. Maidstone Road, Kingston Milton Keynes MK10 0BD UK Phone: +44 (0)1908 274545 Fax: +44 (0)1908 641339 e-mail: sales@adamequipment.co.uk</p>	<p>Adam Equipment Inc. 1, Fox Hollow Rd. Oxford CT 06478 USA Phone: +1 203 790 4774 Fax: +1 203 792 3406 e-mail: sales@adamequipment.com</p>	<p>AE Adam GmbH. Instenkamp 4 D-24242 Felde Germany Phone +49 (0)4340 40300 0 Fax: +49 (0)4340 40300 20 e-mail: vertrieb@aeadam.de</p>
<p>Adam Equipment S.A. (Pty) Ltd. 7 Megawatt Road, Spartan EXT 22 Kempton Park, Johannesburg, Republic of South Africa Phone +27 (0)11 974 9745 Fax: +27 (0)11 392 2587 e-mail: sales@adamequipment.co.za</p>	<p>Adam Equipment (S.E. ASIA) PTY Ltd 2/71 Tacoma Circuit CANNING VALE 6155 Perth Western Australia Phone: +61 (0) 8 6461 6236 Fax +61 (0) 8 9456 4462 e-mail: sales@adamequipment.com.au</p>	<p>Adam Equipment (Wuhan) Co. Ltd. A Building East Jianhua Private Industrial Park Zhuanyang Avenue Wuhan Economic & Technological Development Zone 430056 Wuhan P.R.China Phone: + 86 (27) 59420391 Fax + 86 (27) 59420388 e-mail: info@adamequipment.com.cn</p>

© Copyright di ADAM Equipment Ltd. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere ristampata o tradotta in qualsiasi forma o con alcun mezzo senza la previa autorizzazione di Adam.

Adam Equipment si riserva il diritto di apportare modifiche alla tecnologia, caratteristiche, specifiche e progettazione delle apparecchiature senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono al meglio della nostra conoscenza Attuale, completa e precisa al momento del rilascio. Tuttavia, noi non siamo responsabili per interpretazioni che potrebbero derivare dalla lettura di questo materiale